

م.م. نهى حاتم خلف

تحضيرات مجهرية

تحضير شريحة زجاجية لخلية نباتية (نبات البصل)

المواد المستخدمة

- 1- شريحة زجاجية Slide
- 2- غطاء شريحة زجاجية cover slide
- 3- ماء مقطر Distilled water
- 4- بصل onion
- 5- محلول اليود Iodine solution
- 6- مجهر ضوئي مركب للفحص Compound Microscope

طريقة العمل

- 1- توضع قطرة ماء في وسط شريحة زجاجية
- 2- نضع على القطرة قطعة صغيرة من الغشاء الرقيق لنبات البصل الموجود بين اوراقه الشحمية ثم نضع عليها غطاء الشريحة
- 3- توضع قطرة من محلول اليود على حافة الغطاء لنلاحظ انتشارها بين الشريحة والغطاء , وتفحص تحت المجهر

صفي ماترين امامك ؟

