

تحضير شريحة زجاجية لجزء من جسم الحشرة ( الجناح )

المواد المستخدمة

- 1- شريحة زجاجية Slide
- 2- غطاء شريحة زجاجية cover slide
- 3- مادة كندا بلسم Canada Balsam
- 4- النموذج ( لاس , جناح , ارجل , ... الخ )
- 5- فرن كهربائي oven
- 6- مجهر تشريح للفحص Dissecting Microscope

طريقة العمل

- 1- توضع قطرة من مادة كندا بلسم في وسط شريحة زجاجية .
- 2- نضع على القطرة قطعة صغيرة من الغشجزء من جسم الحشرة ( المراد تحضيره ) ثم نضع عليها غطاء الشريحة.
- 3- توضع الشريحة داخل الفرن الكهربائي لتجف .
- 4- تفحص العينة تحت المجهر.

صفي ماترين امامك ؟

